


3V 4B 2R

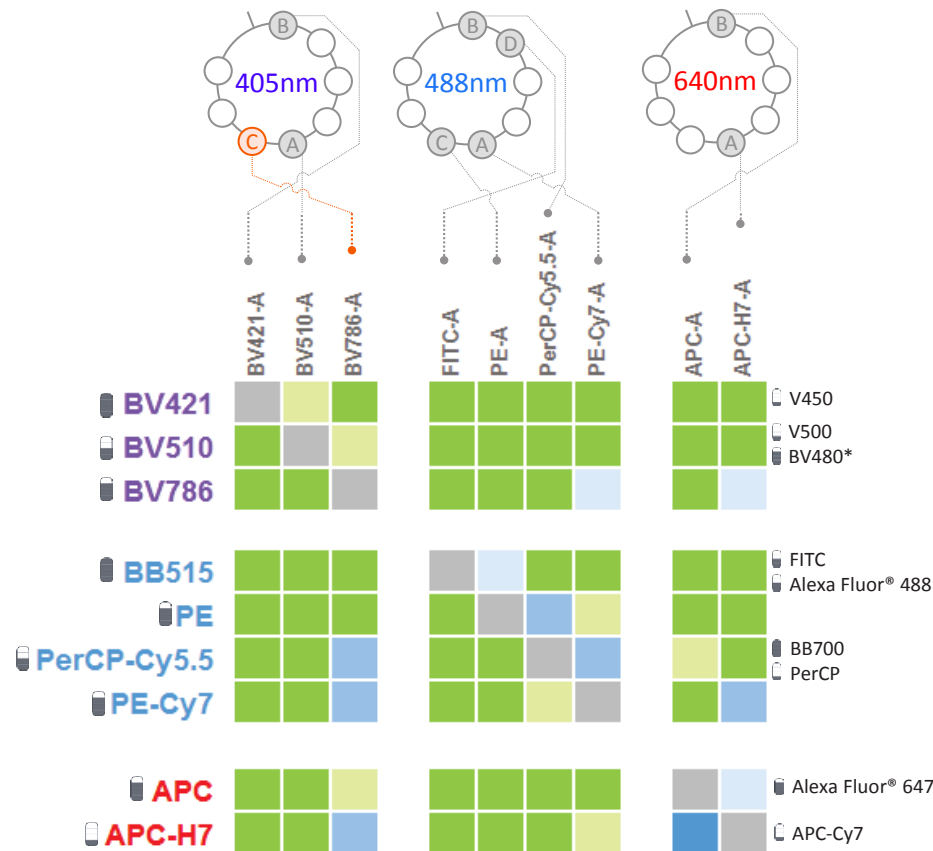

Laissez-nous vous suggérer des combinaisons de fluorochromes

3 couleurs : **BV421**, **BB515** ou **FITC**, **APC**

4 couleurs : + **PE-Cy7**

5 couleurs : + **BV510**

Degré de facilité d'association de deux marqueurs co-marqués sur la même cellule



Brillance relative des fluorochromes

Faible Modérée Forte Très forte

* Impact non négligeable du BV480 dans le canal BV421-A (Filtre alternatif BV421-A non disponible sur le BD FACSMelody™)

Laissez-nous concevoir votre panel

Indiquez **Melody**
DimaCell dans le
champ
« organization »



<http://eu.bd.com/panel-design/en>

Données générées à partir de marquages lymphocytaires anti-CD4 sur un BD FACSMelody™. Données NON moyennées. Une seule série de donnée a été mesurée. Des variations peuvent être mesurées en fonction de l'instrument et des réactifs utilisés.

